


# Der EasyCoder 2.0

Nicht nur die Firma Minitüb feiert dieses Jahr ein Jubiläum, auch eines unserer bekanntesten und beliebtesten Produkte hat einen runden Geburtstag: der EasyCoder!

Mit dem EasyCoder stellte Minitüb vor 10 Jahren, pünktlich zur Jahrtausendwende, eine neue, noch nie da gewesene Technologie zur Bedruckung von Pailletten für Samen und Embryonen vor. Mittels Thermotransferdruck wird Farbe auf das Röhrchen appliziert - eine völlig andere Technik als die zu diesem Zeitpunkt gebräuchlichen Tintenstrahldrucker und älteren Walzendrucker. 1300 kleinste „Dots“, die auf einer Fläche so breit wie ein Röhrchen aufgereiht sind, sorgen dafür, dass nur die Stellen erwärmt und somit bedruckt werden, die vorher durch die Eingabe in das Bedienfeld am Computer festgelegt wurden. Damit ergibt sich die Möglichkeit, unterschiedlichste Zeichen, Logos und Barcodes in den Aufdruck zu integrieren. Der Aufdruck selbst ist gestochen scharf (300 DPI) wie es mit keiner anderen Drucktechnik zu realisieren ist. Damit ist auch die Beschriftung der kleinen Minipailletten viel problemloser zu lesen, und zudem lässt sich der Druck jemals ablösen, noch verwischt er. Und was noch hinzu kam: erstmals konnte ein Röhrchen, sowohl 0,25 also auch 0,5 ml, mit bis zu 3 Zeilen bedruckt werden. Mit einer Leistung von 3.600 Pailletten pro Stunde stellte der EasyCoder somit eine anwenderfreundliche, leistungsstarke und dabei vergleichsweise günstige Alternative speziell für die Produktion von tiefgefrorenem Hengstsperma, sowie für mittlere und kleine Bullensamenlabors dar.

Der Drucker garantiert ein sauberes und geruchfreies Arbeiten, da weder Tinte noch Lösungsmittel zum Einsatz kommen. Er benötigt äußerst wenig Wartungsaufwand und sein funktionelles Design erlaubt eine leichte und schnelle Umrüstung auf die jeweiligen Paillettenmaße. Hinzu kommt seine kompakte Bauweise, die wenig Platz im Labor in Anspruch nimmt.

An der Beliebtheit des EasyCoder hat sich bis heute nichts geändert: er ist aktuell in über 100 Labors der Welt im Einsatz - Tendenz weiter steigend.

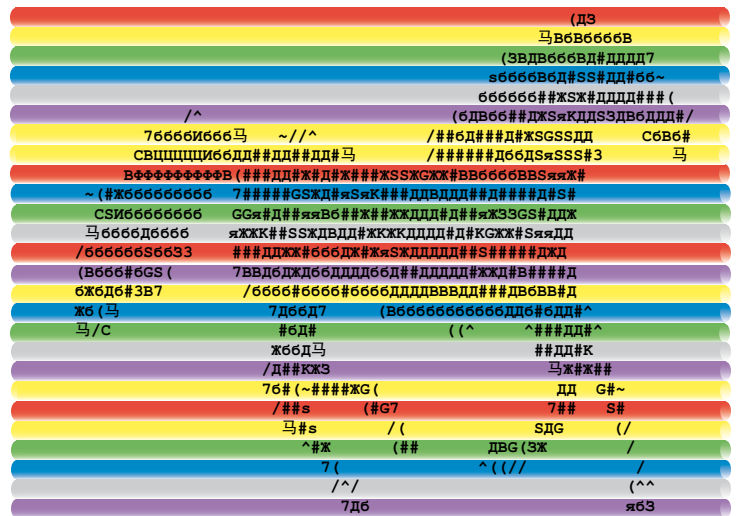

Pünktlich zum 10-jährigen Bestehen haben wir nun der Software des EasyCoders eine Schönheitskur verpasst: Diverse Anregungen der EasyCoder Anwender weltweit wurden in die neue Software integriert. Der neue EasyCoder 2.0 ist jetzt noch einfacher zu bedienen als sein Vorgänger; die Software ist flexibler, sie umfasst mehr Möglichkeiten, um den individuellen Bedürfnissen der Stationen noch besser gerecht zu werden:

- die Pailletten können jetzt durchlaufend nummeriert werden. Es können sowohl der Startwert als auch die Schrittweite (1 - 100) individuell gewählt werden.
- alle Datenfelder können durch den Anwender individuell umbenannt und damit flexibel genutzt werden.
- eine Suchfunktion wurde integriert, um das Programm nach bestimmten Begriffen oder Wortteilen zu durchforsten.
- in einem neu geschaffenen Tagesprotokoll können alle Druckaufträge erfasst werden. Hierbei werden die Stammdaten des Tieres, die Anzahl der gedruckten Röhrchen und die Druckdaten pro Tag erfasst. Diese Datei kann auch beispielsweise in Excel exportiert werden.
- eine automatische Datensicherung mit Rotation auf beliebigen Pfad wurde integriert: eine Tagessicherung und Speicherung aller relevanten Daten über einen Zeitraum von 1 Monat schützen jetzt vor ungewolltem Datenverlust.
- sämtliche Sprachcodes in Windows werden jetzt unterstützt: der Druck von kyrillischen, chinesischen als auch japanischen Schriftzeichen (Katakana und Hiragana) ist nun ohne weiteres möglich

Wenn Sie eine ältere Version des EasyCoders besitzen, können Sie ebenfalls in den Genuss der neuen Software kommen: ein Upgrade ist ohne weiteres möglich - bitte wenden Sie sich an Ihren Minitüb Kundenbetreuer! ■